

Standard Operation Procedure for vario Macro cube
型号：Elementar vario Macro cube

1、 安装IR检测器

- 1) 关闭仪器主机，拔下主机电源线
- 2) 打开仪器左侧面板
- 3) 在如下图位置，将 IR 检测器挂在槽上（no. 24）：



- 4) 将 U 型干燥管（no. 31）放置在 TCD 的下方，如下图所示：




5) 正确的安装后实物图，拧紧固定螺丝（no. 25）：



6) 将 A, B, C 电线分别插在 IR 检测器上的相应插口。如下图所示：



7) 在 BCB 板上，将 RS232 板（no. 17）装在仪器右侧主板的右上角，并将 RS232 接头（no. 50）插在 RS232 板上。（此步骤安装时已经完成，仅需检查即可）

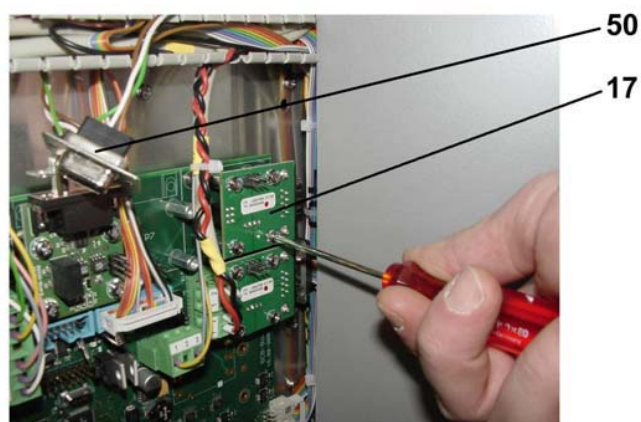

8) 用工具将刻有“Mass”的铜出气口拧下，如下图所示：



9) 最后，将 U 型干燥管（步骤 4）的透明塑料管段接在刻有“Mass”的出气口处，如下图所示：

